

HP550-S 加热板

安装说明

1. 打开包装并将磁力搅拌器放置在稳定且耐高温的工作台上。
2. 确保良好的工作环境，无爆炸危险品和易燃物质。
3. 如果同时使用多个仪器，请将搅拌器与墙壁和其他设备隔开 10 厘米以上距离。
4. 请将仪器远离高强度磁场的影响范围。
5. 不要覆盖设备；确保电源线不接触加热部分。
6. 将仪器接通电源之前，请确保电压适用产品标签显示的标准。
7. 请勿使用损坏的电源线。
8. 请将电源线连接到设备电源插座中。
9. 打开电源，查看屏幕显示是否正常。

外部传感器安装

1. 将传感器支架安装在仪器上。
2. 将外部传感器连接到设备背面提供的端口。
3. 将传感器固定在支架上并调整位置。
4. 将外部传感器探头放入加热盘上的容器中。
5. 确保传感器的顶端距离容器底部至少为 5-10mm，距容器壁 5-10mm。

操作程序

1. 上电后，仪器将开始自检。
2. 将装有搅拌液的容器放在工作台上。
3. 如果需要，将外部传感器放入液体中。
4. 可使用控制面板上的控制旋钮设定温度。
5. 设定目标温度并开始加热：
 - A. 通过将温度控制旋钮 **Heat** 旋转到所需的位置来设置温度。
 - B. 所述加热过程中温度值在 LED 屏显示。